



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА OOSAFE® ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ЭКО

используются ведущими клиниками ЭКО более чем в 100 странах мира



GOosafe in IVF Laboratories

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА OOSAFE® ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ЭКО

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО OOSAFE® ДЛЯ CO₂-ИНКУБАТОРОВ И ЛАМИНАРНЫХ БОКСОВ



Отличная совместимость с материалами

- CO₂-инкубаторы
- ламинарные боксы
- оборудование
- ультразвуковые зонды
- больничная мебель
- поверхности hi-Macs
- стекло, пластик, акрил и металл

Здоровье и безопасность

- каждая партия проходит тесты MEA и HSSA
- прозрачная жидкость
- без запаха
- не содержит спирта
- не выделяет ЛОС

Высокое качество

- готовый к применению раствор
- не вызывает коррозии
- защитная пломба
- срок хранения 3 года даже в открытом состоянии
- одобрен научными исследованиями
- обеспечивает долгосрочную дезинфекцию/не испаряется
- быстрое дезинфицирующее действие

Применение:

Спрей: наносится без разбавления, распределяется равномерно по всей поверхности при помощи стерильной ткани.

Дезинфицирующее действие достигается через 15 минут.

Салфетки: необходимо равномерно протереть поверхность и подождать 15 минут до наступления дезинфицирующего действия.

БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Pseudomonas aeruginosa
(Синегнойная палочка)

15 мин

Staphylococcus aureus
(Золотистый стафилококк)

Enterococcus hirae
(Энтерококк)

ФУНГИЦИДНЫЙ

15 мин

Candida albicans
(Кандида белая)

МИКОБАКТЕРИЦИДНЫЙ И ТУБЕРКУЛОЦИДНЫЙ

15 мин

Mycobacterium terrae
Mycobacterium avium

ВИРУЛИЦИДНЫЙ

15 мин

Vaccinia virus (Вирус осповакцины)*

Poliovirus (Полиовирус)

5 мин

Adenovirus (Аденовирус)

ВРЕМЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОГО ДЕЙСТВИЯ

МИКРООРГАНИЗМЫ



Код продукции:
OODW-70

Дезинфицирующие салфетки Oosafe®. 70 салфеток в ведре. Высококачественные салфетки: 260x300 мм, 40 г/м², 100% ПП



Код продукции:
OODIN-1000

Дезинфицирующее средство Oosafe® для CO₂-инкубаторов и ламинарных боксов, флакон 1 л со спреем



Код продукции:
OODIN-5000

Дезинфицирующее средство Oosafe® для CO₂-инкубаторов и ламинарных боксов, канистра 5 л для долива



Код продукции:
OODIN-0050

Дезинфицирующее средство Oosafe® для CO₂-инкубаторов и ламинарных боксов, флакон 50 мл со спреем

* Эффективность против всех вирусов в оболочке, включая ВИЧ, гепатиты В и С, простой герпес, грипп А, Эбола

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА OOSAFE® ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ЭКО

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА OOSAFE® IIA КЛАССА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, МАРКИРОВКА CE В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВОЙ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПРИБОРАМ 93/42/ЕЕС

CE 0068



Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества медицинских приборов ISO 13485

Отличная совместимость с материалами

- CO2-инкубаторы
- ламинарные боксы
- оборудование
- ультразвуковые зонды
- больничная мебель
- поверхности hi-Масс
- стекло, пластик, акрил и металл

Здоровье и безопасность

- каждая партия проходит тесты MEA и HSSA
- прозрачная жидкость
- без запаха
- не содержит спирта
- не выделяет ЛОС

Высокое качество

- готовый к применению раствор
- не вызывает коррозии
- защитная пломба
- срок хранения 3 года даже в открытом состоянии
- одобрен научными исследованиями
- обеспечивает долгосрочную дезинфекцию/не испаряется
- быстрое дезинфицирующее действие

Применение:

Спрей: наносится без разбавления, распределяется равномерно по всей поверхности при помощи стерильной ткани.

Дезинфицирующее действие достигается через 15 минут.

Салфетки: необходимо равномерно протереть поверхность и подождать 15 минут до наступления дезинфицирующего действия.

БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Pseudomonas aeruginosa
(Синегнойная палочка)

15 мин *Staphylococcus aureus*
(Золотистый стафилококк)

Enterococcus hirae
(Энтерококк)

ФУНГИЦИДНЫЙ

15 мин *Candida albicans*
(Кандида белая)

МИКОБАКТЕРИЦИДНЫЙ И ТУБЕРКУЛОЦИДНЫЙ

15 мин *Mycobacterium terrae*

Mycobacterium avium

ВИРУЛИЦИДНЫЙ

15 мин *Vaccinia virus* (Вирус осповакцины)*

Poliovirus (Полиовирус)

5 мин *Adenovirus* (Аденовирус)

ВРЕМЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОГО ДЕЙСТВИЯ

МИКРООРГАНИЗМЫ



Код продукции: **OOMDW-120**
Дезинфицирующие салфетки Oosafe®, 70 салфеток в ведре
Высококачественные салфетки 260x300 мм, 40 г/м², 100% ПП



Код продукции: **OOMD-01000**
Дезинфицирующее средство Oosafe®, флакон 1 л со спреем



Код продукции: **OOMD-05000**
Дезинфицирующее средство Oosafe®, канистра 5 л для долива



Код продукции: **OOMD-00050**
Дезинфицирующее средство Oosafe®, флакон 50 мл со спреем

* Эффективность против всех вирусов в оболочке, включая ВИЧ, гепатиты В и С, простой герпес, грипп А, Эбола

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА OOSAFE® ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ЭКО

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО OOSAFE® ДЛЯ РУК



Здоровье и безопасность



- каждая партия проходит тесты MEA и HSSA
- прозрачная жидкость
- без запаха
- не содержит спирта
- не выделяет ЛОС

Высокое качество

- готовый к применению раствор
- защитная пломба
- срок хранения 3 года даже в открытом состоянии
- обеспечивает долгосрочную дезинфекцию/не испаряется
- быстрое дезинфицирующее действие

Применение:

Протрите руки двумя дозами (3 мл) дезинфицирующего средства из помпы в течение как минимум 30 секунд, пока руки полностью не высохнут.

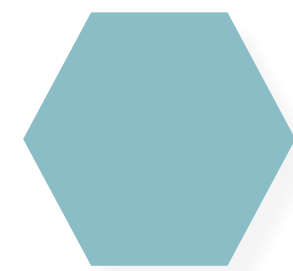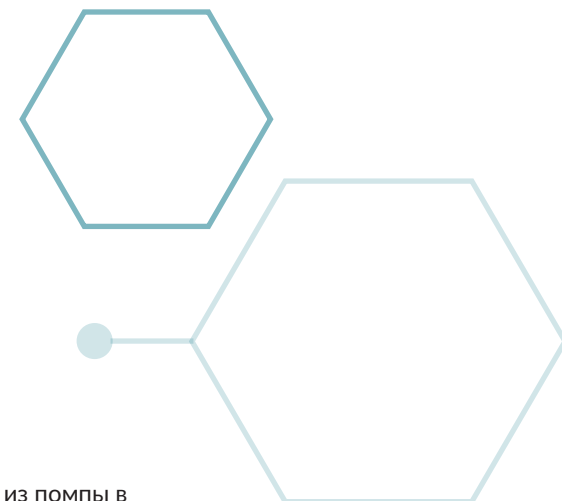

БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Pseudomonas aeruginosa
(Синегнойная палочка)

Staphylococcus aureus
(Золотистый стафилококк)

Enterococcus hirae
(Энтерококк)

Escherichia coli (Кишечная палочка)

ФУНГИЦИДНЫЙ

Candida albicans
(Кандида белая)

ВИРУЛИЦИДНЫЙ

Vaccinia virus (Вирус осповакцины)*

ВРЕМЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОГО ДЕЙСТВИЯ

30 сек

30 сек

30 сек

МИКРООРГАНИЗМЫ



Код продукции:
OODH-0500
Дезинфицирующее средство Oosafe® для рук, флакон 500 мл с помпой



Код продукции:
OODH-5000
Дезинфицирующее средство Oosafe® для рук, канистра 5 л для долива



Код продукции:
OODH-0050
Дезинфицирующее средство Oosafe® для рук, флакон 50 мл со спреем

* Эффективность против всех вирусов в оболочке, включая ВИЧ, гепатиты В и С, простой герпес, грипп А, Эбола

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА OOSAFE® ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ЭКО

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО OOSAFE® ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ЛАБОРАТОРИЯХ



Здоровье и безопасность

- каждая партия проходит тесты MEA и HSSA
- прозрачная жидкость с желтоватым оттенком
- не содержит спирта
- не выделяет ЛОС


Высокое качество

- защитная пломба
- срок хранения 3 года даже в открытом состоянии
- обеспечивает долгосрочную дезинфекцию

Отличная совместимость с материалами

- лабораторные поверхности и пол
- стекло, пластик, плитка, резина

Применение: необходимо разбавить средство водой, как показано в таблице ниже, и после нанесения подождать 30 минут до получения желаемого дезинфицирующего действия. Затем необходимо промыть водой область нанесения средства.

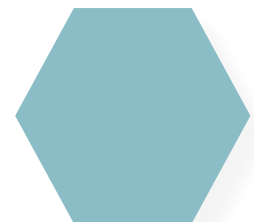

Код продукции:
OOSDF-02000
Дезинфицирующее средство Oosafe® для обработки поверхностей в лабораториях, флакон 2 л с мерной емкостью



Код продукции:
OOSDF-10000
Дезинфицирующее средство Oosafe® для обработки поверхностей в лабораториях, канистра 10 л для долива



Код продукции:
OOSDF-00050
Дезинфицирующее средство Oosafe® для обработки поверхностей в лабораториях, флакон 50 мл



ВРЕМЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОГО ДЕЙСТВИЯ

МИКРООРГАНИЗМЫ

БАКТЕРИЦИДНЫЙ

15 мин	Pseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка)	1:50
	Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк)	1:50
	Enterococcus hirae (Энтерококк)	1:50

ФУНГИЦИДНЫЙ

15 мин	Candida albicans (Кандида белая)	1:50
--------	----------------------------------	------

МИКОБАКТЕРИЦИДНЫЙ И ТУБЕРКУЛОЦИДНЫЙ

30 мин	Mycobacterium terrae	1:25
	Mycobacterium avium	1:25

ВИРУЛИЦИДНЫЙ

15 мин	Vaccinia virus (Вирус осповакцины)*	1:25
30 мин	Poliovirus type 1 (Полиовирус 1 типа)	1:25
15 мин	Adenovirus type 5 (Аденовирус 5 типа)	1:25

РАЗБАВЛЕНИЕ

* Эффективность против всех вирусов в оболочке, включая ВИЧ, гепатиты В и С, простой герпес, грипп А, Эбола

ПРОДУКЦИЯ

Oosafe®

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА OOSAFE®
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ЭКО

Oosafe®

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА OOSAFE® ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ЭКО

Oosafe®

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА OOSAFE® ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ ЭКО

Oosafe®

ФИЛЬТРЫ ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛИ OOSAFE®

Oosafe®

ОБОРУДОВАНИЕ OOSAFE® ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
В ЛАБОРАТОРИЯХ ЭКО

Oosafe®

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА OOSAFE®

Oosafe®

МИКРОМАНИПУЛЯТОР OOSAFE® ICSIPULATOR

Oosafe®

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРИОКОНСЕРВАЦИИ OOSAFE®

Oosafe®

СИСТЕМА BOOMERANG WiLOGICAL

sparMED

GOosafe in IVF Laboratories



we support



THE DANISH CHILDHOOD
CANCER ORGANISATION

Производитель:
SparMED ApS - Ryttermarken 2, 3520 Farum, Denmark - Тел.: (+45) 39 40 25 03 - www.sparmed.dk
Эксклюзивный дистрибьютор в России:
FGroup - 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32, стр. 15 - www.fgroup.global



facebook.com/sparMED



twitter.com/sparMED



linkedin.com/company/sparmed-aps